

Reiniger und Desinfektions-Reiniger für das Tauch- und Ultraschallbad, BRAND

Detergents and Disinfectants



Reiniger und Desinfektionsreiniger von BRAND besitzen ein sehr breites Wirkungsspektrum. Damit sind für die vielen verschiedenen Anforderungen insgesamt nur wenige Produkte nötig. Schon mit sehr geringen Anwendungskonzentrationen werden die Geräte bei normaler Verschmutzung sauber. Reiniger und Desinfektionsreiniger lassen sich rückstandsfrei entfernen.

① Mucasal® Universalreiniger

Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für das Tauch- und Ultraschallbad. Universell einsetzbarer Reiniger für Laborgeräte und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall. In ca. 10 – 30 min. wird das Spülgut ohne mechanische Hilfe gereinigt. Mucasal® ersetzt Chromschwefelsäure, ist frei von Chlor und Ätzkalkalien, ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar. Längere Einwirkzeiten sind bei Oberflächen aus Zink und nichteloxiertem Aluminium zu vermeiden. Auch für das Wischverfahren geeignet. **Inhaltstoffe:** > 30% Phosphate, < 5% anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe. **Anwendungskonzentrationen** im Ultraschallbad 0,2 – 2% (1,4 – 14 ml/l), im Tauchbad 0,7 – 3% (5 – 22 ml/l).

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Mucasal® 2-l-Flasche (2,8 kg)	35 49 44003	5
Mucasal® 5-l-Kanister (7 kg)	35 49 44005	1

① Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.



①

② Edisonite® CLASSIC Universalreiniger

Pulvriger, alkalischer Reiniger für das Tauch- und Ultraschallbad. Ideal zum Entfernen von natürlichen Fetten und Ölen, Eiweißen und Blut. Einschränkungen bestehen für Materialien aus Zink und nichteloxiertem Aluminium. **Inhaltstoffe:** > 30% Phosphate, < 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe. **Anwendungskonzentration** 0,5-1% (5-10 g/l). Schützt nachhaltig vor Korrosionsschäden.

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Edisonite® CLASSIC 1-kg-Dose	35 49 44301	1
Edisonite® CLASSIC 5-kg-Eimer	35 49 44205	1



②

③ Edisonite®-SUPER Universalreiniger

Pulvriger, pH-neutraler-Reiniger für das Tauch- und Ultraschallbad. Entfernt mühelos Verschmutzungen von Blut, Eiweiß-, Öl- und Fettrückständen. Besonders zur Reinigung von optischen Gläsern und alkaliempfindlichen Kunststoff- und Gummiteilen empfohlen. **Inhaltstoffe:** > 30% Phosphate, 5 – 15% anionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe. **Anwendungskonzentration** 0,5 – 1% (5 – 10 g/l).

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Edisonite®-SUPER 1-kg-Dose	35 49 44361	1
Edisonite®-SUPER 5-kg-Eimer	35 49 44365	1



③

Desinfektionsreiniger

Durch moderne Wirkstoffe extrem reinigungsstark, großer Anwendungsbereich. Verschmutzungen wie Blut und Eiweiß werden mühelos beseitigt und gleichzeitig Bakterien, Pilze und Viren, insbesondere HBV und HIV, inaktiviert. Die aktuellen Anforderungen der DGHM werden erfüllt.

④ Mucocit®-T Instrumenten-Desinfektion

Besonders geeignet für empfindliche Geräte. Frei von Phosphaten, Aldehyden, Phenolen und Chlorverbindungen. Angenehm frischer Duft. CE-gekennzeichnet gemäß MPG.

Inhaltstoffe: 100 g Mucocit®-T enthalten: 3,9 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 4,5 g Alkylpropylendiamin-1,5-bisguanidiniumacetat, 2 g Bis (aminopropyl) laurylamin, 2,8 g Laurylpropylendiamin, 5-15 % nichtionische Tenside, Hilfsstoffe.

Mikrobiologische Wirksamkeit / Anwendungskonzentration:

Instrumentendesinfektion:

Bakterien (inkl. Tuberkulose- und Mykobakterien) und Pilze bei hoher organischer Belastung gem. DGHM/VAH:

1% (10 ml/l) / 1 Std.

2% (20 ml/l) / 30 Min.

3% (30 ml/l) / 15 Min.

Begrenzt viruzid¹⁾ (inkl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 ml/l) / 5 Min.

Inaktivierung Rotaviren: 2% (20 ml/l) / 5 Min.

¹⁾ gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit

Geruch (Gebrauchslösung): angenehm frisch

Dichte (20 °C): ca. 1 g/ml

pH-Wert (1%ige Lösung, 20 °C): ca. 10,5



④



Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Mucocit®-T 2-l-Flasche	35 49 44822	5
Mucocit®-T 5-l-Kanister	35 49 44825	1

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

⑤ Pursept®-A Xpress, Flächendesinfektion

Pursept®-A Xpress ist ein gebrauchsfertiges Präparat zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und Geräten (z.B. Liquid Handling Geräte). Wirksam in nur 15 Sekunden - noch vor dem Abtrocknen der Oberfläche! DGHM geprüft und RKI konform. Hautverträglichkeit dermatologisch geprüft.

Für die RKI konforme Anwendung Pursept®-A Xpress unverdünnt auf ein Einmaltuch geben. Anschließend die zu desinfizierende Fläche gründlich mit dem getränkten Tuch abwischen. Auf eine vollständige Benetzung achten!

Die Oberfläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht bleiben.

Inhaltsstoffe:

100 g Pursept®-A Xpress Desinfektionslösung enthalten:

55 g Ethanol, 0,03 g N-Alkyl Aminopropyl Glycin; Hilfsstoffe.

Mikrobiologische Wirksamkeit / Anwendungskonzentration:

Flächendesinfektion:

Bakterien und Pilze bei geringer organischer Belastung mit Mechanik gem. DGHM/VAH: 15 Sek.

Begrenzt viruzid¹⁾ (inkl. HIV, HBV, HCV): 15 Sek.

Wirksamkeit gegen TbB: 30 Sek.

¹⁾ gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004.

Chemisch-physikalische Daten der Wirkstofflösung:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Geruch: angenehm frisch

Dichte (20 °C): ca. 0,9 g/cm³

pH-Wert (20 °C): ca. 7,5

Aldehydfrei

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Pursept®-A Xpress 1-l-Flasche, inkl. Sprühaufsatz	35 49 44830	10
Pursept®-A Xpress 5-l-Kanister	35 49 44835	1
Sprühaufsatz	35 49 44832	1

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

⑥ Pursept®-AF Desinfektionskonzentrat

Reinigt und desinfiziert Fußböden, Wände und Inventar in einem Arbeitsgang. Angenehm frischer Duft der Gebrauchslösung. DVG-gelistet und damit für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. CE-gekennzeichnet gemäß MPG.

Inhaltstoffe/100 g:

12,5 g Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid, 1,5 g Bis(aminopropyl)laurylamin, < 5% NTA, < 5% nichtionische Tenside, Hilfsstoffe, Duftstoffe.

Mikrobiologische Wirksamkeit/Anwendungskonzentration:

Flächendesinfektion:

Bakterien und Pilze bei hoher organischer Belastung gem. DGHM/VAH: 0,25% (2,5 ml/l) / 4 Std., 0,5% (5 ml/l) / 1 Std., 1% (10 ml/l) / 30 Min., 2% (20 ml/l) / 15 Min.

Begrenzt viruzid¹⁾ (inkl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 ml/l) / 15 Min.

Inaktivierung Rotaviren: 0,25% (2,5 ml/l) / 2 Min.

Wirksamkeit gegenüber TbB: 2% (20 ml/l) / 1 Std.

¹⁾ gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen: klare, grüne Flüssigkeit

Dichte: ca. 1 g/ml

pH-Wert (1%ig): ca. 9,5 (1%ig)

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Pursept®-AF 2-l-Flasche	35 49 44850	5
Pursept®-AF 5-l-Kanister	35 49 44855	3

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.



⑦ Pursept® Wipes XL Vliestücher

Vliestücher zur Tränkung mit Desinfektions- bzw. Reinigungspräparaten.

Die fusselfreien und reißfesten Vliestücher sind so strukturiert, dass sie den Wirkstoff optimal abgeben und gleichzeitig den Schmutz hervorragend aufnehmen. Durch ihre Größe eignen sie sich besonders für die Flächendesinfektion, z.B. des Arbeitsplatzes, des Labortisches oder der Sterilbank.

Die Vliestücher können bei hohem Verbrauch direkt in der nachfüllbaren Spenderbox mit Desinfektions- bzw. Reinigungslösung getränkt werden (max. Standzeit 28 Tage).

Empfohlen wird die Verwendung mit dem Flächendesinfektionsmittel Pursept®-A Xpress.

Technische Informationen:

Vliestücher aus 100% Polyester, trocken

Je Rolle 70 Tücher à 230 × 280 mm

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Pursept® Wipes XL Vliestücher, 6 Rollen (70 Tücher pro Rolle)	10 49 44870	6

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.



⑦

⑧ Spender-Box für Pursept® Wipes XL, leer

Die wiederbefüllbare Spenderbox für die praktische und platzsparende Aufbewahrung von Pursept® Wipes XL-Tüchern bietet einen perfekten Schutz vor Austrocknung der vorgetränkten Tücher.

Artikel	Best.-Nr.
Spender-Box für 70 Pursept® Wipes XL Vliestücher	10 49 44875



⑧

⑨ Desinfektionstücher mikrocid®

Die Desinfektionstücher mikrocid® universal wipes premium sind die materialschonende und unkomplizierte Lösung für die Schnelldesinfektion von Flächen aller Art. Sie eignen sich auch für empfindliche Oberflächen, z.B. aus Makrolon, Acrylglas, Polysulfon oder Kunstleder sowie medizinische Flächen und Geräte wie Displays, Tastaturen, Bedienfelder und Touchscreens des medizinischen Inventars.

Inhaltsstoffe/Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94% w/w), Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: < 5% anionische Tenside

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Desinfektionstücher mikrocid®	10 49 44860	100



⑨